

## Sachets de prélèvements stériles à fond plat

**idéal pour collecter, transporter, analyser et conserver toutes les substances liquides, semi-solides ou solides**


- ▶ sachets transparents stériles à fond plat
- ▶ parfaitement étanches
- ▶ aucun dégagement d'odeur
- ▶ manutention facile des échantillons



- **principe** : fond spécial se dépliant dès le remplissage du sachet, tient parfaitement en place sans support ni fixation, laissant les deux mains libres pour le prélèvement et le remplissage de l'échantillon
- sachet stérile à fond plat en polyéthylène
- **fermeture à fil**, extrémités des fils soudées par feuillure pour éviter toute blessure
- sachet peu encombrant, incassable, stérile et bon marché remplaçant parfaitement les béchers et bouteilles
- convient aux liquides, poudres, solides et pâtes, aux denrées alimentaires, pour conditionner les produits surgelés
- vendus par lots de 500

capacité	dimensions	réf.	Prix HT
400 ml	229 x 114 mm	SCB400	les 500
600 ml	229 x 140 mm	SCB600	les 500

### mode d'emploi :

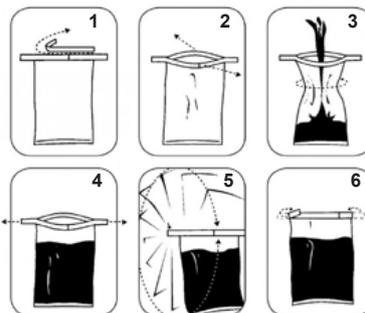

1. détacher la partie supérieure du sac
2. écarter les languettes pour ouvrir le sac sans contaminer l'intérieur
3. insérer l'échantillon (solide ou liquide)
4. tirer la bande plastique par les deux extrémités de façon à rapprocher les parois du sachet, puis le fermer
5. faire tourner 3 à 4 fois le sac en rotation autour de la bande
6. replier les extrémités de la bande l'un vers l'autre pour assurer l'étanchéité