

Disperseur universel à tubes à usage unique

- ▶ pas de contaminations croisées
- ▶ pas de nettoyage
- ▶ pas de transfert d'échantillons



description complète et tarif :
page 848

DHX88 - tubes spéciaux stériles à usage unique avec billes inox incorporées pour broyage de tissus, biopsies tissulaires, cartilage, os etc.




tubes à usage unique
avec billes inox incorporées, stériles
par rayons gamma, sous blister individuel



- ▶ broyage de tissus d'origine humaine, animale ou végétale
- ▶ biopsies tissulaires
- ▶ cartilage, os
- ▶ aucun risque de contamination croisée : tubes complets à usage unique

1. **dépôt d'un échantillon** : 1 cm² maximum, dans un tube stérile ouvert en condition stérile, ajout d'un sérum physiologique, TS ou bouillon puis fermeture du tube sous condition stérile
2. **broyage** : broyage sous PSM ou sur paillasse (temps et vitesse de broyage à adapter selon la matrice)
3. **récupération** : prélèvement et étalement sur milieu sélectif puis mise en culture

exemple 1 : protocole de préparation de matrice de récurage sur vis orthopédique, corps étranger, os etc.

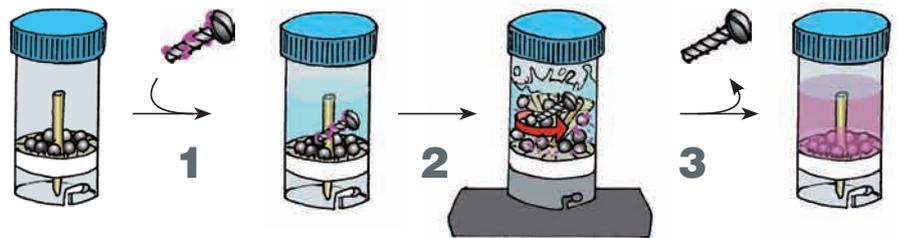

exemple 2 : protocole de préparation de matrice de broyage de biopsie, tissus, cartilage, ganglion, etc.

