

Nettoyants et désinfectants des surfaces

SURFA'SAFE PREMIUM

- sans substance CMR, sans alcool et sans parfum



- mousse détergente désinfectante
- nettoyage et désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et des structures externes des équipements
- appliquer la mousse sur la surface ou de préférence sur un non-tissé, répartir la mousse (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations), respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée, laisser sécher
- ne pas rincer (sauf les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses)

composition : chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients

Propriétés microbiologiques		temps
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561	3 min.
	EN 13727 sur ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48	1 min
	EN 13697 sur ERV, A. baumannii βLSE, E.coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM	2 min
	EN 1275, EN 13624, EN 13697	5 min.
Levures	EN 14562	15 min
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	20 min
Virus	EN 14476 sur Rotavirus, PRV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus, BVDV (virus modèle HCV)	1 min.
	Herpès virus, Vaccinia virus	
	EN 14476 sur polyomavirus SV40	5 min
	EN 14476 sur Norovirus	30 min.

Surfa'safe Premium	réf.	Prix HT
Mousse compacte (blanc), 750 ml	DA1810	
Mousse diffuse (rouge), 750 ml	DA1811	
Mousse parfumée (orange), 750 ml	DA1812	

ANIOS TS INOX

- surfaces en acier inox



- nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable
- intérieur et extérieur des étuves, bains-marie, autoclaves, centrifugeuses, réfrigérateurs, cuves à ultrasons, etc.
- convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires
- pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué, frotter si nécessaire
- rincer à l'eau potable

composition : chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,1 mg/g), excipients

Propriétés microbiologiques		temps
Bactéries	EN 13727, EN 1276, EN 13697	5 min.
	EN 13624, EN 13697	5 min.
Levures / Moisissures		
Virus	HIV-1, Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)	5 min

Anios TS Inox	référence	Prix HT
Flacon 750 ml Anios TS Inox avec pulvérisateur, l'unité	DA1910	

ANIOS DTS détachant textile et surfaces non poreuses



- parfum agrumes
- nettoie et détache toute surface lavable non poreuse
- conforme au traitement des surfaces pouvant être en contact avec les denrées alimentaires
- taches tenaces sur paillasses, bacs à instruments, blouses, manchettes
- élimine taches d'encre, feutre, marqueur, crayon, stylo à bille, peinture, rouge à lèvres, caoutchouc, tanin (vin, café, thé)
- appliquer directement sur la surface à traiter, laisser agir, essuyer avec un papier à usage unique ou une microfibre
- rincer si la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses

composition : tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de synthèse

Anios DTS	référence	Prix HT
Flacon 750 ml Anios DTS avec pulvérisateur, l'unité	DA2110	

Hygiène & Sécurité 2014