

Nettoyant universel
RBS IND 721
pour ultrasons

- ▶ concentré
- ▶ moyennement alcalin
- ▶ agents anti-corrosion

nettoyage et dégraissage des pièces
métalliques et outils



- élimination des huiles, graisses et souillures
- utilisation avec ultrasons : dilution standard à 1%, jusqu'à 5% pour les pièces très souillées, contact de 1 à 10 minutes
- utilisation en trempage sans ultrasons : dilution de 2 à 5%, trempage de 15 à 60 minutes
- pH 10 à 1%
- densité 1,11
- composition : phosphates, inhibiteur de corrosion, tensio anioniques et non-ioniques, agents complexants
- rinçage obligatoire
- matériaux : aluminium, acier inox, verre et plastique
- température de stockage : +5 à +25°C

Solution moyennement alcaline	
RBS IND 721	
	nettoyant désinfectant universel
matériaux	aluminium, acier inox, verre, plastique
contamination	graisses, huiles, souillures
application	souillures résultant de procédés de fraisage, façonnage, polissage, lissage, etc.
dilution	concentré / 1%
agents anti-corrosion	agents anti-corrosion
principaux agents actifs	phosphates, tensio anioniques et non-ioniques, agents complexants
pH	pH 10 à 1%
temps d'action	1 à 60 minutes
Bidon 5 litres	MS721