

Désinfection du petit matériel par immersion

Détergent Mucasal®

Performances :

- usage général : sang, protéines, huile, graisses, silicone, goudron, cire, graisse à robinet, résidus de distillation, etc..

- ▶ nettoyage manuel ou lavage par ultrasons
- ▶ adapté aux matériaux fragiles
- ▶ faible concentration d'utilisation (2 à 3%) rendement élevé

- nettoyant alcalin rapide
- détergent puissant à faible dose
- protège contre la corrosion
- particulièrement adapté aux matériaux fragiles : verrerie de laboratoire, bains ultrason, incubateurs, etc.
- sans alcalis caustiques ni liaisons chlorées
- rinçage sans résidu et ne modifie pas les tests sensibles de laboratoire



référence

Prix HT

MS5020 Détergent Mucasal®, 2 litres

MS5050 Détergent Mucasal®, 5 litres

Désinfectant Bioxal M®

- ▶ désinfection des instruments thermosensibles

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- sporicide

- large spectre d'activité
- destruction des microorganismes sans accoutumance ou acquisition de résistance
- compatible avec les instruments métalliques et non métalliques
- composition : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique, stabilisants et inhibiteurs de corrosion
- solution prête à l'emploi, parfaitement stable
- non toxique, respectueux de l'environnement, biodégradable après usage
- efficacité immédiate par trempage, stabilité pendant 7 jours, pour 50 trempages



Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN 1040, EN 13727, EN 14561
- **fongicide** : EN 1275, EN 13624, EN 14562
- **mycobactéricide** : EN 14348, EN 14563
- **virucide** : VIH-1, VHB
- **sporicide**

référence

Prix HT

MS5250 Désinfectant Bioxal M®, 5 litres

Perles détergentes et désinfectantes Gigasept®



Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- levuricide

Produit concentré :

dilution entre 1 et 2% dans de l'eau froide : 10 litres d'une solution à 2% correspondent à 9,8 litres d'eau et 200 g de perles.

- ▶ nettoyage et désinfection manuelle des instruments
- ▶ efficacité microbiologique complète
- ▶ combinaison d'un agent synergique et de l'oxygène actif

- excellente performance de nettoyage grâce à la formule multi-enzymes en combinaison avec un pH neutre et des tensio-actifs puissants
- excellente compatibilité des matériaux même sensibles
- perles sans poussière, sans risque d'inhalation par l'utilisateur
- parfum agréable, coloris bleu clair
- agents actifs : percarbonate de sodium, tétraacétyléthylènediamine



Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN13727, EN14561, EN13704, clostridium difficile, bacillus subtilis : EN13704
- **mycobactéricide** : bacille de la Tuberculose - EN14348, EN14563
- **levure** : EN13624, EN14562
- **fongique** : EN13624
- **virucide** : EN14476

référence

Prix HT

MS5100 Perles Gigasept®, 1,5 kg

Bac de trempage 30 litres



- bac de trempage et de pré-désinfection
- en PVC
- non autoclavable
- couvercle
- panier amovible
- robinet d'évacuation
- dim intérieure : 560 x 370 x h225 mm
- dim extérieure : 620 x 405 x h240 mm

référence

Prix HT

MS5001 Bac de trempage

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier **le spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- **le temps de contact** nécessaire
- **la température** d'utilisation
- **les conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- **la concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

* fongicide = action contre les levures ET les moisissures